


Microscopio estéreo, 20x, Iluminación de luz incidente 115 V, 50/60 Hz: 1005432 / 230 V, 50/60 Hz: 1005433

Instrucciones de uso

07/13 ALF

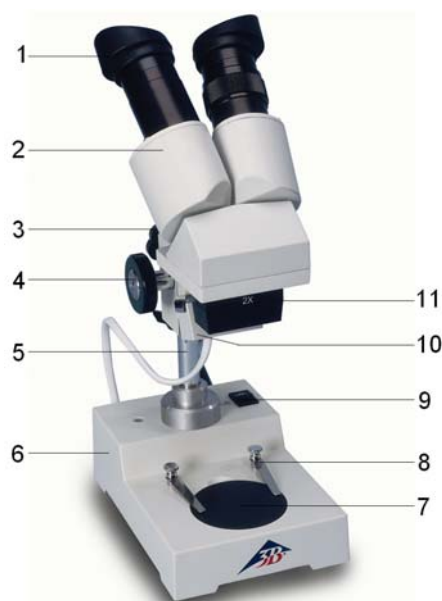

- 1 Ocular con anteojera de goma
- 2 Tubo
- 3 Tornillo de sujeción
- 4 Botón de ajuste de focalización
- 5 Columna del estativo
- 6 Base del estativo
- 7 Portaobjetos
- 8 Pinzas portamuestras
- 9 Interruptor de red
- 10 Carcasa de luz incidente
- 11 Objetivo

1. Aviso de seguridad

- El microscopio sólo se puede conectar a tomacorrientes con puesta a tierra.

¡Atención! La lámpara se recalienta durante del uso. ¡Peligro de quemaduras!

- No toque la lámpara durante o tras el uso del microscopio.

2. Descripción, datos técnicos

El microscopio estéreo permite la observación tridimensional de objetos amplificados por 20 veces.

El microscopio 1005432 está dimensionada para una tensión de red de 115 V ($\pm 10\%$) resp. 1005433 para 230 V ($\pm 10\%$).

Soporte: Soporte metálico, unión fija de la columna del soporte con la base. Enfoque

mediante los botones de ajuste situados en ambos lados del soporte

Tubo: Visión oblicua binocular 45° , distancia entre los ojos ajustable entre 55 y 75 mm

Ocular: Par de oculares de campo amplio WF 10x 20 mm con seguro del ocular, anteojeras de goma, corrección de dioptría ± 5

Objetivo: Objetivo 2x con guía de carro y dispositivo de cambio rápido

Magnificación: 20x

Portaobjetos: Base con disco de quita y pon (de plástico, negro/blanco) 60 mm \varnothing así como 2 pinzas portamuestras

Iluminación: Iluminación de luz incidente 12 V, 10 W

Conexión a la red: 1005432: 115 V, 50/60 Hz
1005433: 230 V, 50/60 Hz

Dimensiones: aprox. 170 x 300 x 115 mm³

Masa: aprox. 2,4 kg

3. Desembalaje y montaje

El microscopio se suministra embalado en un cartón de estiropor.

- Una vez retirada la cinta adhesiva, abra cuidadosamente el paquete. Al hacerlo, tenga cuidado de que no caiga ninguna de las piezas ópticas (objetivos y oculares).
- Para evitar la presencia de condensado sobre los componentes ópticos, el microscopio debe permanecer dentro del embalaje el tiempo que sea necesario para que adote la temperatura ambiente.
- Saque el microscopio tomándolo con ambas manos (tome con una el brazo del estativo y con la otra la base), y colóquelo sobre una superficie plana.

El microscopio está montado por completo, con excepción de las anteojeras que se colocan sobre los oculares, y del portaobjetos, el cual se posiciona sobre la base del estativo una vez que se lo ha extraído del papel.

4. Servicio

4.1 Notas generales

- Coloque el microscopio sobre una mesa plana.
- Posicione el objeto de observación en el centro de la platina y fíjelo con las pinzas portamuestras.
- Conecte el cable a la red y encienda la iluminación.
- Ajuste la distancia interocular, con el tubo, hasta que sólo sea visible un círculo luminoso.
- Ajuste la nitidez de la imagen por medio de los botones de ajuste.
- De ser necesario, afloje el tornillo de fijación de la columna del estativo, y realice el ajuste grueso elevando o bajando la óptica completa.
- Tras el uso, desconecte inmediatamente la iluminación.
- El microscopio no debe entrar en contacto con ningún tipo de líquido.
- El microscopio no debe ser sometido a ningún tipo de carga mecánica.
- No tocar con los dedos las piezas ópticas del microscopio.
- En caso de daños o de que el microscopio presentara fallos, no trate de repararlo Ud. mismo.

4.2 Cambio de objetivos

- Retire los tornillos laterales de la carcasa del objetivo usando un destornillador pequeño.
- Retire el objetivo y reemplácelo por otro.
- Vuelva a ajustar los tornillos.

4.3 Recambio de lámpara y fusible

4.3.1 Recambio de lámpara

- Desconecte la alimentación de corriente, retire el enchufe de la red y espere a que el microscopio se enfríe.
- Para cambiar la lámpara de luz incidente, retire los tornillos laterales y extraiga la carcasa.
- Retire la lámpara y reemplácela por una nueva.
- Vuelva a atornillar la carcasa de la lámpara.

4.3.2 Recambio de fusible

- Desconecte la alimentación de corriente. Es imprescindible que también desconecte el enchufe de la red.
- En la parte posterior del microscopio desatornille el portafusibles con un objeto plano (p. ej. Un destornillador).
- Reemplace el fusible y vuelva a atornillar el portafusibles.

5. Mantenimiento, limpieza, desecho

- El microscopio debe permanecer en un lugar limpio, seco y libre de polvo.
- Si se lo mantiene fuera de uso, se debe cubrir siempre con la envoltura protectora contra el polvo.
- No someta el microscopio a temperaturas bajo 0°C o sobre 40°C, ni a una humedad relativa del aire superior al 85%.
- Antes de realizar trabajos de mantenimiento o reparación, se debe desconectar el enchufe de la red.
- No se debe usar ningún elemento agresivo ni disolventes para limpiar el microscopio.
- No desmontar los objetivos y oculares para limpiarlos.
- Si el microscopio se encuentra muy sucio, se debe limpiar con un paño suave y un poco de etanol.
- Limpie los componentes ópticos con un paño suave para lentes.
- El embalaje se desecha en los lugares locales para reciclaje.
- En caso de que el propio aparato se deba desechar como chatarra, no se debe deponer entre los desechos domésticos normales. Se deben cumplir las prescripciones locales para el desecho de chatarra eléctrica.

