


Microscopio estéreo, 40x, Iluminación de luz transmitida, LED 115 V, 50/60 Hz: 1013369 / 230 V, 50/60 Hz: 1013128

Instrucciones de uso

07/13 ALF

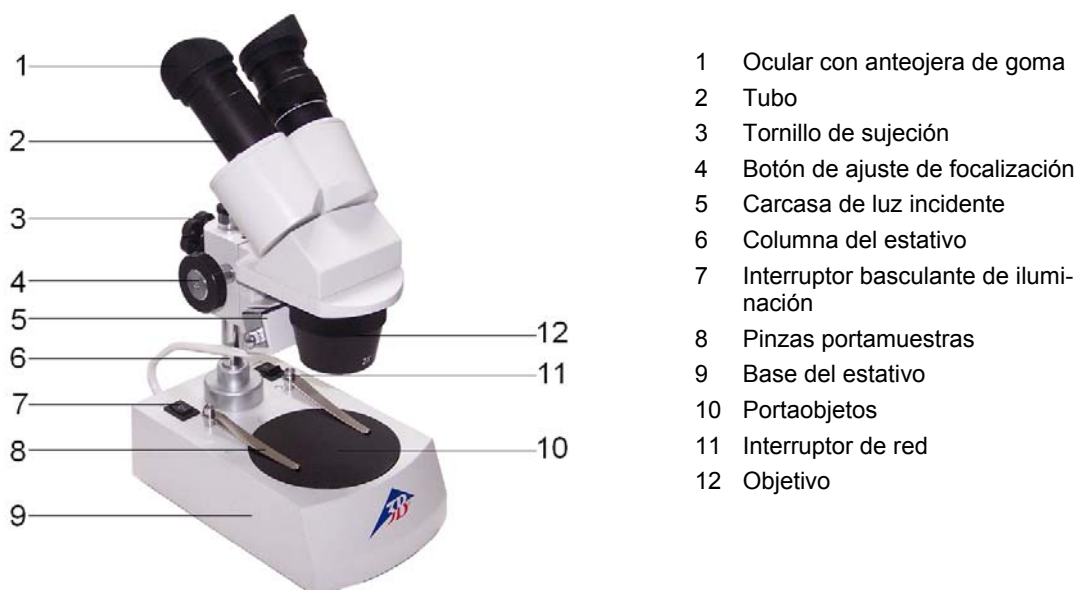

1. Descripción, datos técnicos

El microscopio estéreo permite la observación tridimensional de objetos amplificados por 20 y 40 veces.

El microscopio 1013369 está dimensionada para una tensión de red de 115 V ($\pm 10\%$) resp. 1013128 para 230 V ($\pm 10\%$).

Soporte: Soporte metálico, unión fija de la columna del soporte con la base. Enfoque mediante los botones de ajuste situados en ambos lados del soporte

Tubo: Visión oblicua binocular 45°, distancia entre los ojos ajustable entre 55 y 75 mm, cabezal giratorio en 360°

Ocular: Par de oculares de campo amplio WF 10x 20 mm con seguro del ocular, anteojeras de goma, corrección de dioptría ± 5

Objetivo: Revólver portaobjetivos con objetivo 2x / 4x

Magnificación: 20x / 40x

Portaobjetos: Base con disco de quita y pon (de plástico, negro/ blanco y de cristal) 95 mm \varnothing así como 2 pinzas portamuestras

Iluminación: LED, iluminación de luz incidente y luz transmitida, combinación de luz seleccionable por interruptor basculante, fuente de alimentación por batería de acumulador, 6 V CC, 500 mA, aparato de recarga 115 V resp. 230 V, 50/60 Hz

Conexión a la red: 1013369: 115 V, 50/60 Hz
1013128: 230 V, 50/60 Hz

Dimensiones: aprox. 190 x 300 x 115 mm³

Masa: aprox. 2,9 kg

2. Desembalaje y montaje

El microscopio se suministra embalado en un cartón de estiropor.

- Una vez retirada la cinta adhesiva, abra cuidadosamente el paquete. Al hacerlo, tenga cuidado de que no caiga ninguna de las piezas ópticas (objetivos y oculares).
- Para evitar la presencia de condensado sobre los componentes ópticos, el microscopio debe permanecer dentro del embalaje el tiempo que sea necesario para que adote la temperatura ambiente.
- Saque el microscopio tomándolo con ambas manos (tome con una el brazo del estativo y con la otra la base), y colóquelo sobre una superficie plana.

El microscopio está montado por completo, con excepción de las anteojeras que se colocan sobre los oculares, y del portaobjetos, el cual se posiciona sobre la base del estativo una vez que se lo ha extraído del papel.

3. Servicio

- Coloque el microscopio sobre una mesa plana.
- Posicione el objeto de observación en el centro de la platina y fíjelo con las pinzas portamuestras.
- Se conecta la fuente de alimentación enchufable y se enciende la iluminación.

Alternativamente, el microscopio puede funcionar sin conexión a la red.

- Si usa iluminación al trasluz, reemplace el portaobjetos blanco y negro por la placa de cristal.
- Ajuste la ampliación deseada girando el portaobjetos rotatorio.
- Posición I del interruptor basculante: trasluz, posición II: luz incidente.
- Ajuste la distancia interocular, con el tubo, hasta que sólo sea visible un círculo luminoso.
- Ajuste la nitidez de la imagen por medio de los botones de ajuste.
- De ser necesario, afloje el tornillo de fijación de la columna del estativo, y realice el ajuste grueso elevando o bajando la óptica completa.
- Tras el uso, desconecte inmediatamente la iluminación.
- El microscopio no debe entrar en contacto con ningún tipo de líquido.
- El microscopio no debe ser sometido a ningún tipo de carga mecánica.
- No tocar con los dedos las piezas ópticas del microscopio.
- En caso de daños o de que el microscopio presentara fallos, no trate de repararlo Ud. mismo.

4. Mantenimiento, limpieza, desecho

- El microscopio debe permanecer en un lugar limpio, seco y libre de polvo.
- Si se lo mantiene fuera de uso, se debe cubrir siempre con la envoltura protectora contra el polvo.
- No someta el microscopio a temperaturas bajo 0°C o sobre 40°C, ni a una humedad relativa del aire superior al 85%.
- Antes de realizar trabajos de mantenimiento o reparación, se debe desconectar el enchufe de la red.
- No se debe usar ningún elemento agresivo ni disolventes para limpiar el microscopio.
- No desmontar los objetivos y oculares para limpiarlos.
- Si el microscopio se encuentra muy sucio, se debe limpiar con un paño suave y un poco de etanol.
- Limpie los componentes ópticos con un paño suave para lentes.
- El embalaje se desecha en los lugares locales para reciclaje.
- En caso de que el propio aparato se deba desechar como chatarra, no se debe deponer entre los desechos domésticos normales. Se deben cumplir las prescripciones locales para el desecho de chatarra eléctrica.
- Nunca deseche las baterías descargadas en los basuras domésticas. Siga siempre las prescripciones legales del lugar de trabajo (D: BattG; EU: 2006/66/EG).

