


Cubeta de ondas PM02 1017591

Instrucciones de uso

04/18 Alf/UD

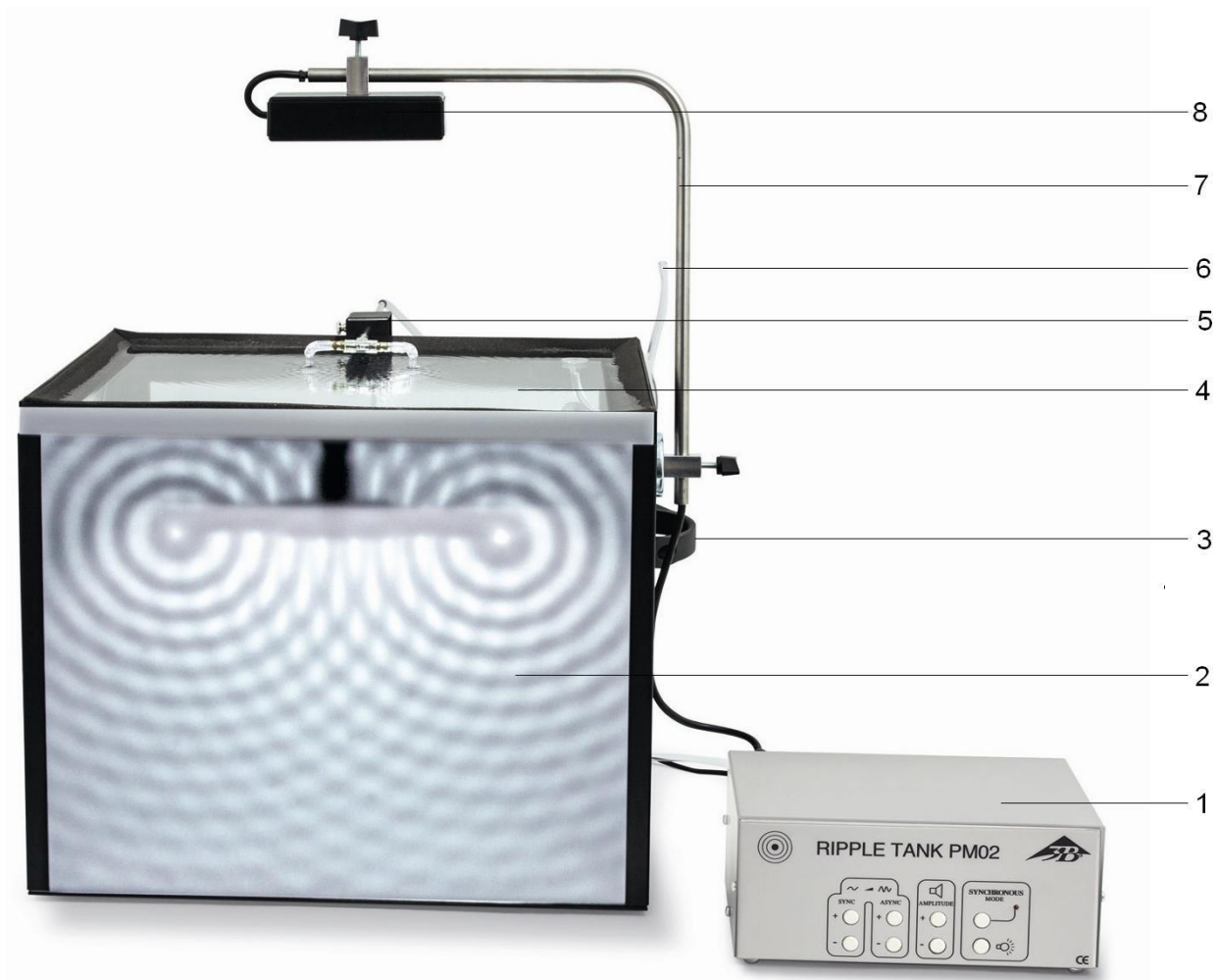

- 1 Unidad de control
- 2 Pantalla de proyección
- 3 Asa de transporte
- 4 Cubeta de agua
- 5 Dispositivo de soporte con nivel de burbuja
- 6 Manguera de drenaje
- 7 Varilla soporte con elemento de fijación magnético lateral
- 8 Estroboscopio

1. Advertencias de seguridad

Existe peligro de ruptura de las partes de vidrio de la cubeta de ondas.

- No exponga la cubeta de ondas a ningún es-fuerzo mecánico.

2. Volumen de suministro

- 1 Cubeta de ondas con espejo de proyección; pantalla de proyección e iluminación
- 1 Unidad de control
- 1 Fuente de alimentación enchufable
- 1 Enchufe universal
- 1 Módulo para excitar ondas planas
- 1 Módulo para excitar ondas circulares
- 1 Módulo para excitar dos ondas circulares que interfieran
- 1 Manguera
- 3 Cuerpos sumergibles para reflexión y refracción (Prisma, lente biconvexa, lente bicóncava)
- 4 Cuerpos sumergibles para montar una rendija simple y una rendija doble
- 1 Manguera de drenaje

3. Descripción

La cubeta de ondas sirve para la demostración sencilla de fenómenos de la física de ondas haciendo visibles ondas de agua.

Ejemplos de experimentos:

Excitación de ondas circulares y ondas planas, reflexión, refracción, difracción, interferencia, efecto Doppler

La cubeta de ondas consta de un marco de aluminio, en el que se encuentra un depósito

plano con fondo de vidrio. En el fondo de vidrio hay una apertura con tubo flexible de drenaje que permite la salida del agua. Con el fin de realizar una nivelación horizontal, la cubeta está equipada con un nivel de burbuja y pies niveladores. Por medio de oscilaciones de la presión del aire, cuya frecuencia y amplitud se pueden ajustar en la unidad de control, se excitan ondas planas o circulares en la superficie del agua. Una lámpara de LED ilumina la cubeta por la parte superior formando un estroboscopio con frecuencia síncrona o asíncrona. En el marco hay un espejo de orientación oblicua, mediante el cual se proyectan las ondas sobre una pantalla de vidrio mate.

Para la realización de los experimentos se tienen a disposición diversos elementos sumergible.


En el aparato de control se pueden ajustar por separado, la frecuencia del estroboscopio así como la frecuencia y la amplitud del excitador de ondas. Para la medición de la frecuencia se puede conectar un contador externo en la unidad de control por medio de los casquillos de seguridad de 4 mm que se encuentran al reverso de la carcasa.

La conexión del estroboscopio se realiza por medio del casquillo de tres polos al reverso de la unidad de control. Para la excitación de las ondas se enchufa la manguera en la tubuladura metálica al reverso de la carcasa del aparato y se enlaza con el módulo deseado para la excitación de las ondas.

El suministro de corriente se realiza por medio de una fuente de alimentación enchufable.

Al reverso de la cubeta de ondas se encuentra un compartimiento para guardar el aparato de control y las partes accesorias.

3.1 Elementos de mando de la unidad de control

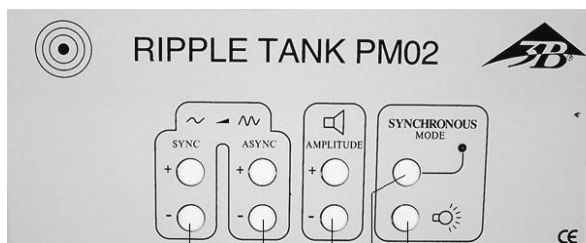


- 9 Botón de ajuste para fijar la frecuencia de excitación en funcionamiento sincrónico.
- 10 Botón de ajuste para fijar la frecuencia de excitación en funcionamiento asíncrono
- 11 Botón de ajusta para fijar la amplitud de excitación
- 12 Conmutador para funcionamiento sincrónico resp. asíncrono



- 13 Encendido y apagado de la iluminación del estroboscopio
- 14 Casquillo para conectar la fuente de alimentación enchufable
- 15 Casquillos de conexión para frecuencímetro externo
- 16 Tubuladora para manguera
- 17 Casquillo de conexión para el estroboscopio

3.2 Accesorios

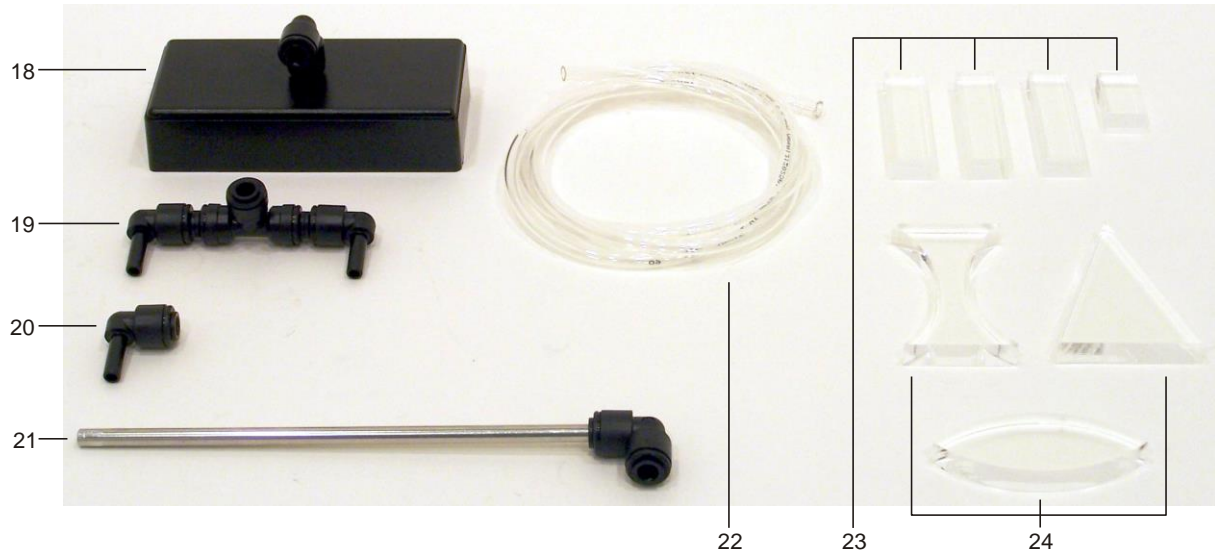

- 18 Módulo 1 para excitar frentes de onda rectos
19 Módulo 2 para excitar 2 ondas circulares que interfieran
20 Módulo 3 para excitar ondas circulares
21 Tubo de alargamiento
22 Manguera

- 23 Cuerpos sumergibles para montar una rendija simple y una rendija doble
24 Cuerpos sumergibles para reflexión y refracción (Prisma, lente biconvexa, lente biconcava)

4. Datos técnicos

Dimensiones:

Cuerpo de la cubeta: aprox. 400x300x320 mm³

Pantalla de observación: aprox. 375x320 mm²

Gama de frecuencias: 1 – 60 Hz, de regulación continua

Tensión de alimentación: 12 V CC por fuente de alimentación enchufable 100 – 240 V

Lámpara estroboscópica: LED

5. Manejo

Es recomendable realizar los experimentos con agua destilada.

- Colocar la cubeta de ondas sobre una base horizontal no susceptible a vibraciones.
- Alinear la caja de ondas de forma horizontal mediante el nivel de burbuja y los pies de nivelado.
- Se fija la manguera de desagüe en el dispositivo de apriete de la cubeta que quede orientada hacia arriba.
- Se fija el estroboscopio en la pared lateral de la cubeta con una varilla soporte, utilizando el fijador magnético.
- Se realiza la conexión entre la unidad de control y el estroboscopio utilizando el cable de tres polos y se conecta a la red por medio de la fuente de alimentación enchufable.
- Primero se ajusta en cero la frecuencia del estroboscopio.
- El estroboscopio se orienta en posición y en altura de tal forma que toda la cubeta de ondas quede iluminada.
- Se enchufa el módulo de excitación deseado en el dispositivo de soporte y se fija por medio del tornillo moleteado
- Se ajusta la altura del módulo de excitación cambiando la altura del dispositivo de fijación y usando los dos tornillos moleteados en el reverso del dispositivo.
- Llenar de agua destilada la cubeta. Para ensayos de refracción hasta aprox. 1 mm por encima de los elementos insertables, para otros ensayos aprox. 5 mm.
- Después del ensayo, la cubeta debe vaciarse a través del tubo flexible de salida.
- Secar bien el aparato para evitar la permanencia de residuos de cal.
- Para montar una pantalla de reflexión resp. una rendija simple o una doble se utilizan los correspondientes cuerpos sumergibles.

6. Generación de ondas

Deberá elegirse cuidadosamente la profundidad del agua, la profundidad de inmersión de los generadores de ondas así como la frecuencia y la amplitud del vibrador, con el fin de optimizar la visualización de los fenómenos a observar.

Con frecuencia de excitación sincrónica y frecuencia de estroboscopia se pueden realizar imágenes estáticas de ondas.

Si se modifica la frecuencia, puede que sea necesario reajustar la amplitud.

En algunos ensayos (p. ej. difracción y reflexión) puede que sea necesario aumentar la nitidez de determinadas áreas de la imagen ondulatoria. Para tal efecto, se debe modificar la amplitud.

6.1 Excitación de frentes de onda rectos

- Se inserta el tubo de alargamiento en la toma del módulo 1 y se fija en el dispositivo de soporte.
- Se elige la profundidad de inmersión cambiando la posición del dispositivo de fijación de tal modo que el borde inferior del módulo toque levemente la superficie del agua.
- Graduar la frecuencia y la amplitud deseadas en la unidad de control.

En la pantalla de observación se crea una imagen ondulatoria quieta o de movimiento lento.

- Realizar el ajuste fino con el botón giratorio para la frecuencia.

6.2 Excitación de ondas circulares

- Se inserta el tubo de alargamiento en la toma del módulo 3 y se fija en el dispositivo de soporte.
- Se elige la profundidad de inmersión cambiando la posición del dispositivo de fijación de tal modo que el borde inferior del módulo toque levemente la superficie del agua.
- Graduar la frecuencia y la amplitud deseadas en la unidad de control.

En la pantalla de observación se crea una imagen ondulatoria quieta o de movimiento lento.

- Realizar el ajuste fino con el botón giratorio para la frecuencia.

6.3 Excitación de ondas circulares que interfieran

- Se inserta el tubo de alargamiento en la toma del módulo 2 y se fija en el dispositivo de soporte.

- Se elige la profundidad de inmersión cambiando la posición del dispositivo de fijación de tal modo que el borde inferior del módulo toque levemente la superficie del agua.
- Graduar la frecuencia y la amplitud deseadas en la unidad de control.

En la pantalla de observación se genera una imagen estacionaria o una imagen de movimiento lento de dos ondas circulares, que interfieren en la región de superposición.

- Realizar el ajuste fino con el botón giratorio para la frecuencia.

6.4 Determinación de la longitud de onda

Para determinar la longitud de onda debe considerarse el factor de magnificación b .

El factor de magnificación b se puede calcular, por ejemplo, si se coloca la lente bicóncava encima de la caja de ondas y se saca la proporción de su tamaño A con respecto al tamaño de su imagen en la pantalla de observación A' .

$$b = A'/A$$

A partir de la longitud de onda λ , medida en la pantalla de observación, se obtiene la longitud de la onda real λ' :

$$\lambda = \lambda'/b$$

7. Almacenamiento y limpieza

- La cubeta de ondas se debe guardar en un sitio libre de polvo.
- Después de su uso, la cubeta se debe secar bien a fin de eliminar los residuos de cal y las manchas de agua.