


Lámpara de halógeno U8476713

Instrucciones de uso

02/08 SP/ALF

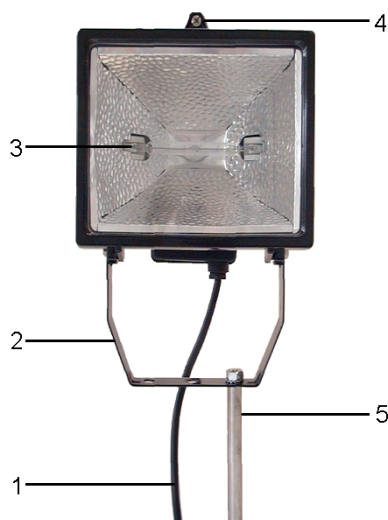

- 1 Cable de conexión a la red
- 2 Estribo de sujeción
- 3 Tubo
- 4 Tornillo de cierre
- 5 Soporte

1. Aviso de seguridad

Con el uso correcto y acorde con las disposiciones se garantiza un seguro funcionamiento del dispositivo. Sin embargo, la seguridad no está garantizada si se maneja incorrectamente el dispositivo o se lo trata sin cuidado.

Si es de suponer que un funcionamiento libre de peligro ya no es posible (por ejemplo: debido a daños visibles), el dispositivo se debe poner de inmediato fuera de servicio.

- Antes de la primera puesta en marcha, se debe comprobar si el valor impreso en la parte posterior de la caja, referente a la tensión de conexión a la red, corresponde a las exigencias locales.
- Antes de la puesta en marcha, se debe examinar la caja y la línea de conexión a la red en lo referente a daños y, en caso de funcionamiento defectuoso o daños visibles, se debe poner el dispositivo fuera de servicio, protegiéndolo además contra un uso involuntario.
- El aparato se conecta sólo en enchufes con un conductor de protección conectado a la tierra.

¡Peligro de quemaduras! La lámpara se recalienta después de un uso muy prolongado.

- Después de un uso muy largo del dispositivo, permita que se enfríe un mínimo 20 minutos.

La luz es muy brillante.

- No mirar directamente a la luz.

2. Descripción

La lámpara de halógeno sirve como fuente de luz potente, por ejemplo, para experimentos con el juego solar básico (U8461200).

La lámpara de halógeno U8476713-115 está dimensionada para una tensión de red de 115 V ($\pm 10\%$) resp. U8476713-230 para 230 V ($\pm 10\%$).

3. Datos técnicos

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Potencia: | máx. 500 W |
| Dimensiones: | 180 x 140 x 130 mm ³ |
| Mango: | 250 mm |
| Estribo de sujeción: | 140 x 110 mm ² |

4. Primera puesta en marcha

Colocación del tubo

- Aflojar el tornillo del vidrio protector, abrir el vidrio.
- Colocar el tubo nuevo en el portalámparas de muelle, empleado un paño limpio y seco.
- Colocar el otro extremo del tubo en el portalámparas opuesto.
- ¡Prestar atención a que la lámpara se encuentre bien encajada!
- Cerrar la tapa del soporte y asegurarla con el tornillo.
- Prestar atención al asiento correcto de la junta.

5. Puesta en marcha

- Montar la lámpara de halógeno con el mango o el estribo de sujeción.
- Conectar el dispositivo a la red.
- Para apagar, desconectar el enchufe.

6. Cambio de medios de iluminación

Tubo de repuesto U8476714

- Desconectar el enchufe.
- Permitir que el dispositivo se enfríe.
- Aflojar el tornillo del vidrio protector, abrir el vidrio.
- Para retirar el tubo se utiliza un trapo o algo similar. No toque la lámpara con los dedos.
- Retirar el tubo viejo y se coloca un nuevo.

Nota:

- No tirar los tubos al tacho de basura doméstico.
- Observar las prescripciones de desechos del país respectivo.